

SC-H 型烤胶机



北京赛德凯斯电子有限责任公司

SETCAS Electronics Co., Ltd

SC-H 型烤胶机

用户手册 V1.0



www.setcas.com

2015.9

# SC-H 型烤胶机

## 一. 主要技术性能

### 电气参数

电气参数	指标
温度范围	室温-500℃
恒温波动度	±0.5℃
温度均匀性	±3% (最高温度时, 工作台板上各处温度均匀性)
定时范围	0-999 分钟(当定时设定为 0 时, 定时不起作用)
加热功率	2500W
整机效率	≥80%

### 适用范围

描述	说明
类型	硅片, 载玻片等硬质材料表面膜烘干固化
尺寸	长宽或直径小于 200mm
定制	可定制各种特殊规格烤胶机

### 控制信号与后面板电气连接

描述	说明
面板	数字按键设定定时时间, 加热温度
交流供电口	AC220V 供电 (50Hz)

### 机械尺寸

描述	说明
加热板尺寸	200X200mm
仪器尺寸	210×220×160mm
安装	放于水平处
前面板指示	电源指示灯
机身材料	304 不锈钢
重量	6.5KG

### 使用环境

描述	说明
环境温度	0 -40℃
相对湿度	< 85%

# SC-H 型烤胶机

## 二. 包装清单

1. 烤胶机主机一台
2. 电源线一根
3. 烤胶机合格证一张
4. 烤胶机质保卡一张
5. 说明书一本



## 二. 操作过程

1. 开箱后, 轻微摇晃机器, 听到机器内有无声响, 确认零件是否松脱。
2. 机器放置在通风干燥的地方, 确保机器处于水平位置。
3. 正确连接电源插头: 请务必确保所供电源有可靠接地线。

### 4. 接通电源后:

将左侧按键设定到所需加热温度, 右侧按键设定到所需加热温度 (按键为 0 时定时器不起作用, 建议用户待温度上升稳定后再设定加热定时时间)。

### 5. 开启温度:

设定加热温度与定时时间(如需定时可设定 1-999 分钟, 000 状态为不定时)后, 按下启动按键, 温度灯亮起, 定时灯亮起(当定时不为 000 时, 定时灯不亮时为一直加热不计时状态)。机器开始升温。

### 6. 完成工作后关机:

加热工作完成后, 如不需要再操作, 应先关上开关电源, 并将热板及外壳擦干净, 使用完毕的机器应放置干燥通风处, 避免控制电路受潮。

### 三. 注意事项

1. 烤胶机正常工作时, 禁止人体任何部位触碰上部加热平台。
2. 工作完毕时, 由于热板温度下降需要时间, 在热板自然冷却至室温期间内, 禁止触碰加热平台。
3. 加热平台禁止烘干带有腐蚀性液体的样片



北京赛德凯斯电子有限公司官方微信公众平台

——专注于产品研发的高新技术企业

销售电话: 18518552883 (姜经理)

售后电话: 18500193075 (秦工程师)

官方网址: [www.setcas.com](http://www.setcas.com)